








O grito mais alto! Nível de pressão da onda sonora (dB).



5 minutos





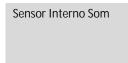







Som e Luz Comunicações

Material:


- Logbook ScienseScope
- Computador com Datadisc Explore instalado

Procedimento:

Ligue o cabo USB ao Logbook e ao Computador.




Inicie o Datadisc Explore clicando em
Explore (Paradisc E

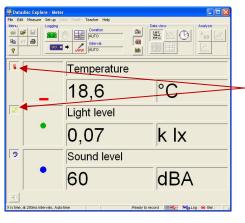

Deve aparecer um ecrã semelhante ao da figura.

Desligue todos os sensores, excepto o de som "Sound level" clicando nos botões assinalados.

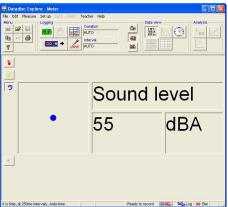

Deve obter uma janela com este aspecto.

Repare que a largura do ponto azul aumenta com o aumento do ruído, em simultâneo com o valor numérico.

Escolha alguns alunos que v\u00e3o competir com o grito mais alto.